

Инструкция по вводу в действие микроскопов


1. Вступление

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за покупку в ТМЕ! Заботясь об окружающей среде, представляем Вашему вниманию краткую инструкцию по обслуживанию. Перед началом работы с прибором следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Посетите наш сайт www.tme.eu. Рисунки, представленные в данной краткой инструкции по обслуживанию, носят справочный характер, и могут отличаться от фактического состояния предметов. Это, однако, не влияет на их основные характеристики.

2. Предназначение

Прибор предназначен для наблюдения за малыми объектами, обычно невидимыми невооруженным взглядом.


3. Подготовка к работе и эксплуатации

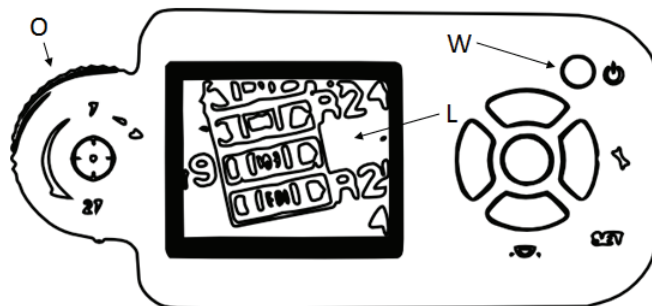

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710
Районный суд Lodz - Srodmiescie, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN

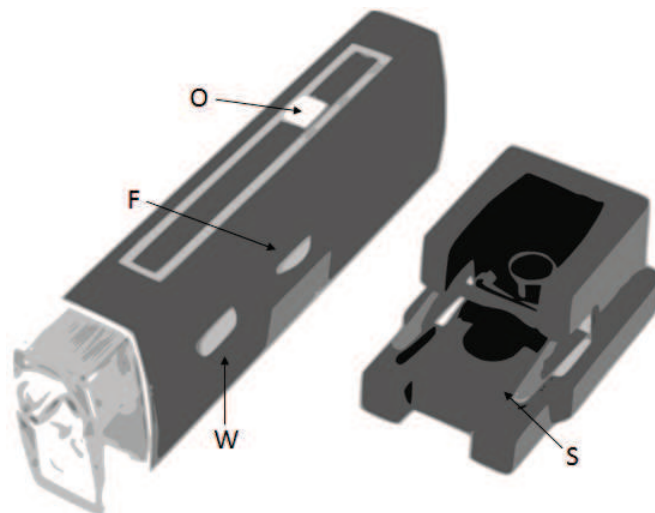

F - острота

L - ЖК дисплей

O - оптическое увеличение

S - основание с держателями для рассматриваемых объектов

W - включатель питания

- Настольный микроскоп установить стабильно на плоской поверхности.
- Подсоединить провод питания к соответствующему гнезду, если он есть в приборе.
- Поместить микроскопический препарат в держателе, если он есть в наличии.
- Включить подачу питания с помощью кнопки.
- Настроить увеличение и остроту, и наблюдать за объектом через окуляр настольного микроскопа или на дисплее ручного микроскопа.

4. Меры предосторожности

- По окончании работы следует всегда вынимать из микроскопа исследуемый предмет.
- В случае электрических микроскопов следует всегда отсоединять провод питания.
- Микроскопом можно пользоваться только в сухом месте.
- В случае употребления микроскопа в нагретых на солнце местах следует соблюдать особую осторожность, чтобы не дошло до повреждения оптических элементов микроскопа или зрения.
- Металлические поверхности микроскопа можно очищать слегка намоченной салфеткой.
- Оптические элементы очищать только сухой и очень мягкой салфеткой (из микрофазы).
- Пыль следует удалять с помощью мягкой кисточки.
- Не разбирать корпус микроскопа!



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710
 Районный суд Łódź - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815
 Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN